
SC832Особенности и преимущества

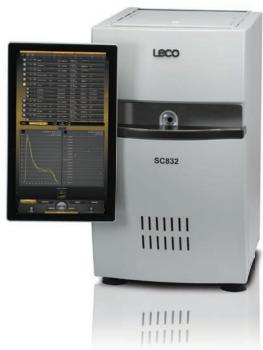



■ Анализ углерода и серы всего за 2-3 минуты!

SC132, SC432, SC144, SC632 - хорошо известные модели анализаторов серы и углерода производства компании LECO всегда были эталонами в области газового анализа. Новая модель LECO - SC832 является образцом точности, надежности и эффективности. Неслучайно Cornerstone® (рус. - краеугольный камень) выбрано в качестве названия программного обеспечения для новых анализаторов.

Макро навески в многоразовых керамических лодочках

Предлагаемые керамические тигли многоразового использования позволяют работать как с твердыми, так и с жидкими образцами, исключена возможность влияния на результат продуктов сжигания, полученных при предыдущих анализах. Срок службы тигля определяется свойствами образцов.

Низкое энергопотребление, улучшенная изоляция, незначительное выделение тепла

SC832 позволяет существенно экономить электрическую энергию. Высокоэффективная печь сжигания в приборах LECO SC832 работает со средней мощностью 990В, в то время как традиционно аналогичные печи потребляют около 3000В. В процессе установки не требуется применение усиленной проводки или предохранителей, что позволяет сократить расходы на наладку. Отдача тепла в помещение лаборатории очень незначительна.



▲ Многоразовые керамические лодочки

Большие многоразовые керамические лодочки могут быть использованы для анализа жидких и твердых образцов.

Печь прибора SC832 ▶

Керамические концентрические трубки сжигания с температурой нагрева до 1550°С.



Сера и углерод

В органических и неорганических материалах

Трубки сжигания

Печь анализатора LECO SC832 состоит из двух концентрических трубок. Газы, выделившиеся в результате сгорания, проходят горячую зону сжигания дважды, благодаря чему обеспечивается выгорание сажи, предотвращая преждевременное выдувание еще несгоревших частиц. Печь оптимизирована для работы с большим количеством паров воды, ее конструкция препятствует образованию засорений или возникновению конденсата.

Улучшенная конструкция печи

В процессе создания новой модели высокотемпературной печи анализатора учтены пожелания клиентов, многолетний опыт и применены новые технологии компании LECO. Расширенный температурный диапазон до 1550° С, новые нагревательные элементы и улучшенное пространство загрузки образца - это только краткий перечень новшеств. Конструктивное решение, обеспечивающее дополнительную подачу кислорода непосредственно к образцу, ускоряет процесс сжигания, обеспечивая высокую производительность.



SC832 Особенности и преимущества



www.leco-europe.com



HIIII

Широкий диапазон определения серы и углерода

Анализатор обеспечивает широкий измерительный диапазон - от нескольких ppm до процентов. Предлагаемая модификация анализатора - DR (Dual-range), позволяет анализировать содержание серы в более широком, по сравнению со стандартным, диапазоне (от 0,0035 мг до 100 мг).

Улучшенная конструкция ИК-ячеек

Каждая из ИК-ячеек оборудована индивидуальной системой нагрева, что исключает влияние колебаний температуры в месте эксплуатации. Минимальный дрейф показаний и существенно улучшенная стабильность измерительных ячеек позволяют уменьшить время на обслуживание и потребность в калибровках прибора. Электронно-модулируемые ячейки не имеют подвижных (следовательно, ломающихся) частей. При выборе пакета улучшенной производительности (Р) есть функция электронного контроля изменения атмосферного давления.

Особенности ПО Cornerstone®

Программное обеспечение от компании LECO Cornerstone® - это новый стандарт в технологиях аналитических программ. Возможность использования сенсорного дисплея, мультиязычный и легкийдлявосприятияинтерфейс. Функцииуправления прибором, калибровками, диагностикой, настройки календаря обслуживания могут быть сконфигурированы с использованием политики прав пользователей. Также система управления данными включает в себя такие функции, как удаленный доступ к базе данных, статистике, обмен данными в лабораторной информационной системе (LIMS) и многое другое.

Удаленное управление и Cornerstone® mobile

В новых приборах есть функция удаленного доступа через мобильные устройства (смартфон, планшет или ПК) для проверки состояния анализатора и возможности получения автоматических уведомлений.

Автозагрузчик ▶ Автоматическая загрузка до 100 образцов.



Нагревательные элементы

Новейшая разработка позволяет достигать более высоких температур, большей долговечности и срока службы.



▲ ΠΟ LECO Cornerstone®

Сенсорный монитор с функцией подсказок.

Автозагрузчик

Автоматический загрузчик на 100 образцов повышает производительность и сводит к минимуму человеческий фактор при проведении анализов.

Самодиагностика и мониторинг

Интерактивный экран диагностики с раснабором функций ускоряет ширенным поиск неисправностей. Доступна функция автоматической проверки состояния прибора, проверки герметичности газового тракта, что является уникальной опцией для анализатора с системой открытой печи. Все отображаемые на мониторе параметры, такие, как температура, напряжение на ячейках, давление, расход газов и т.п. сохраняются в памяти на 30-ти дневный срок, что очень облегчает оператору, в случае необходимости, задачу по отслеживанию неисправностей.

Соответствие методам

Анализатор SC 832 соответствует требованиям различных международных стандартов, таких, как EN, ISO, ASTM и многим другим.

Поддержка пользователей

Компания LECO обеспечивает своих клиентов необходимым сервисом и технической поддержкой. Мы проводим установку нового оборудования, обучение пользователей, предлагаем программы по обслуживанию и обеспечиваем поставки оригинальных запчастей и расходных материалов.

Приходите и убедитесь!

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы, связанные с элементным анализом в органических и неорганических матрицах. Также мы можем провести анализ Ваших образцов и организовать демонстрацию приборов LECO в нашей демонстрационной лаборатории.



Контакты:

ЧП "ЛЕКО УКРАИНА" Украина, 03056, г. Киев, ул. Полевая 24д, т./ф.: +38 (044) 494-17-20/21 info@leco.com.ua